

凝結器定期清潔

凝結器卡灰塵儀器容易散熱不良造成：

1. 冷凍效率降低
2. 散熱馬達故障
3. 冷凍機故障

所以；凝結器必須定期清潔，請依照如下列步驟清潔，以延長儀器之壽命。

*****請注意保養*****

- 一、每二個月刷清凝結器一次，以延長儀器之壽命。
- 二、使用毛刷順鋁片由上往下直刷。
- 三、刷凝結器時請關掉電源，以避免空氣污染。
- 四、刷完凝結器後，使用吸塵器將灰塵吸乾淨。

